

PENTAflame

- Vollautomatisches Ausglühen von bis zu 5 Impfösen
- Mit vielen elektronischen Bunsenbrennern verwendbar
- Erkennt automatisch, wenn ein Impfösenhalter entnommen wird
- Keine Verwechslung zwischen sterilen und unsterilen Impfösen
- Impföse ist nach dem Ausglühen bis zur nächsten Verwendung bereits abgekühlt
- Rotations-Modus zum automatischen Ausglühen aller im Karussell befindlichen Impfösen
- Ausglühzeit einstellbar, wodurch Gas gespart und die zusätzliche Erwärmung der Umgebung verhindert wird
- Reproduzierbare Ergebnisse
- CE-konform



Produktinformation

PENTAflame gehört in jedes Labor, in dem routinemäßig beimpft wird. Er ist einfach zu bedienen und aufgrund seiner geringen Baumaße an fast jedem Ort, wie z.B. auch in Laminar-Flow-Bänken, aufzustellen. Mit dem PENTAflame automatisieren Sie den Ausglühprozeß und steigern damit die Sicherheit und Effizienz Ihrer täglichen Abläufe.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

biomedis Laborservice GmbH
Kerkrader Straße 2
35394 Gießen
Germany


Telefon:(++49) 0641-946001-0
Fax:(++49) 0641-946001-50
E-Mail: info@biomedis.de
www.biomedis.de

biomedis®
Laborservice GmbH

Vielseitig kombinierbar

Der PENTAflame wird lediglich mittels eines Adapterkabels mit dem elektronischen Bunsenbrenner verbunden.

Nach dem Einschalten ist er sofort betriebsbereit.

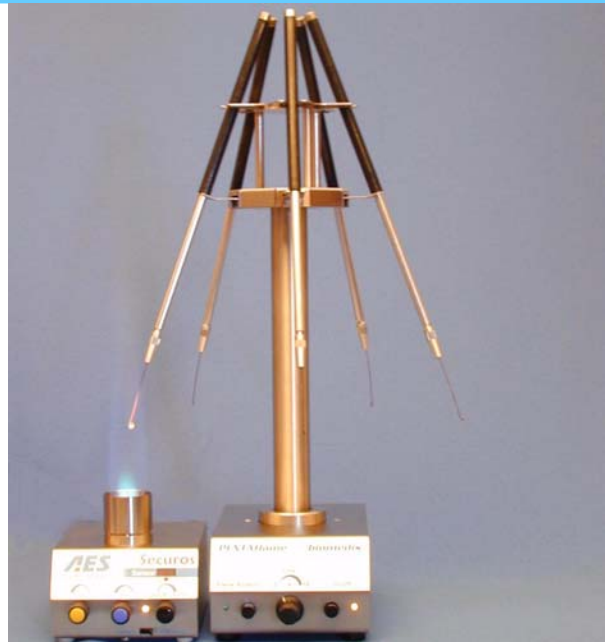

Technische Änderungen vorbehalten

PENTAflame läßt sich mit den gängigsten elektronischen Bunsenbrennern betreiben, vorausgesetzt sie sind mit einem standardisierten Fußschalter-Anschluß ausgerüstet. Entsprechende Adapter sind auf Anfrage optional erhältlich.

Die Spannungsversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil, weitere Anschlüsse sind nicht erforderlich.

Im Betrieb erkennt das Gerät automatisch, wenn ein Impfösenhalter entnommen wird. Dabei wird der auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Impfösenhalter bzw. dessen Impföse über die vorgewählte Zeit ausgeglüht und danach weiter transportiert. Die benutzte Impföse wird nach dem Einhängen automatisch ausgeglüht, sobald die nächste Impföse entnommen wird.

Mittels eines einzigen Tastendrucks können alle eingehängten Impfösen nacheinander ausgeglüht werden. Diese Routine empfiehlt sich beispielsweise morgens vor Arbeitsbeginn oder wenn die Impfösen längere Zeit nicht benutzt wurden.

Der PENTAflame ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet, zu beachten ist lediglich die entsprechende Positionierung des PENTAflame.

Technische Daten:

Maße:	100 x 180 x 345 mm BxTxH
Gewicht:	2000g
Aufnahme:	für 5 Impfösenhalter
Versorgung:	9V DC; 500mA
Lieferumfang:	PENTAflame, Netzgerät (230V), 5 Impfösenhalter, Adapterkabel für Securos I/II

Bestellinformationen:

PENTAflame standard, inkl. Netzgerät 230V, 5 Impfösenhaltern, Adapterkabel für Securos A910000	
PENTAflame standard + Bunsenbrenner Securos I	A910010
PENTAflame standard + Bunsenbrenner Securos II	A910020
Adapterkabel für weitere Bunsenbrenner	auf Anfrage